


二塩化チタノセン

技術資料

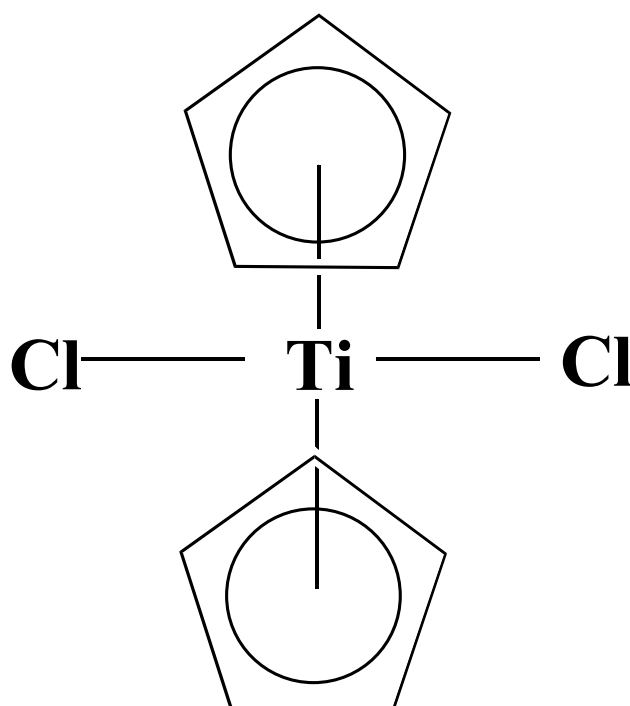

日亜化学工業株式会社

目 次

1. 特徴
2. 製品の案内
3. 各種溶剤に対する溶解度
4. 水に対する溶解度とpHの関係
5. 安定性
6. 分解機構
7. 用途（例）
8. 有機合成反応（例）
9. 保存・取り扱い方法について

1. 特徴

- (1) 不飽和化合物への作用性が高く、緩和な条件下において高活性な均一系水素添加触媒として効果を発揮します。
- (2) シクロペンタジエン環の効果から立体規則性が向上します。
- (3) 高機能性材料となる各種誘導体の原料として活用出来ます。
- (4) 厳密な工程・品質の管理のもとで製造しておりますので、均一で高品質です。


弊社独自の技術サービス体制を整えておりますので、その他のチタノセン化合物(誘導体も含む)に関しましてもご相談に応じます。

2. 製品の案内

① 一般的性質

化学名	: Bis-Cyclopentadienyl Titanium Dichloride
分子式	: $(C_5H_5)_2TiCl_2$
分子量	: 248.99
外観性状	: 赤橙 ~ 赤褐色結晶性粉末
融点	: 287 ~ 293 °C 昇華点 : 160 °C (13 Pa)
溶解性	: ハロゲン化炭化水素、芳香族炭化水素、 極性溶媒に可溶、直鎖状炭化水素には難溶。
分解性	: 空气中に放置すると徐々に分解する。 熱に対しては比較的安定である。

② 品質

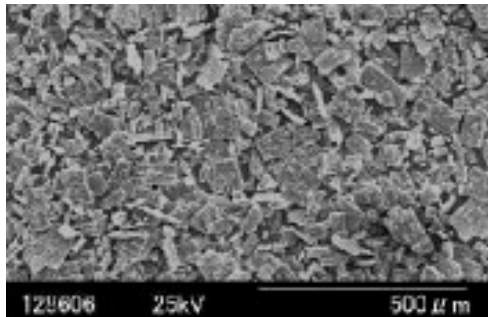
	規格値	分析例	理論値	SEM(粒子径 約100 μm) 
Ti	≥19.00 %	19.18 %	19.23 %	
Cl	≥28.20 %	28.40 %	28.48 %	
Fe	≤0.05 %	0.0005 %	—	

【参考】 二塩化チタノセン 分析比較


種類	Ti (%)	Cl (%)	Cl / Ti (モル比)	備考	
日亜品	19.18	28.40	2.00	結晶性あり、粒子が揃っている	
試薬	A社	19.26	28.32	1.99	結晶性あるが粒子揃っていない
	B社	18.50	27.82	2.03	結晶性なし
	C社	18.88	28.11	2.01	結晶性あるが粒子揃っていない
	D社	19.19	28.16	1.98	結晶性あるが粒子揃っていない Fe: 154 ppm
	E社	18.83	28.34	2.03	結晶性あるが粒子揃っていない Fe: 25 ppm
	F社	18.83	27.82	2.00	結晶性あるが粒子揃っていない Fe: 32 ppm

③ 荷姿 梱包単位・荷姿については別途ご相談に応じます。

3. 各種溶剤に対する溶解度

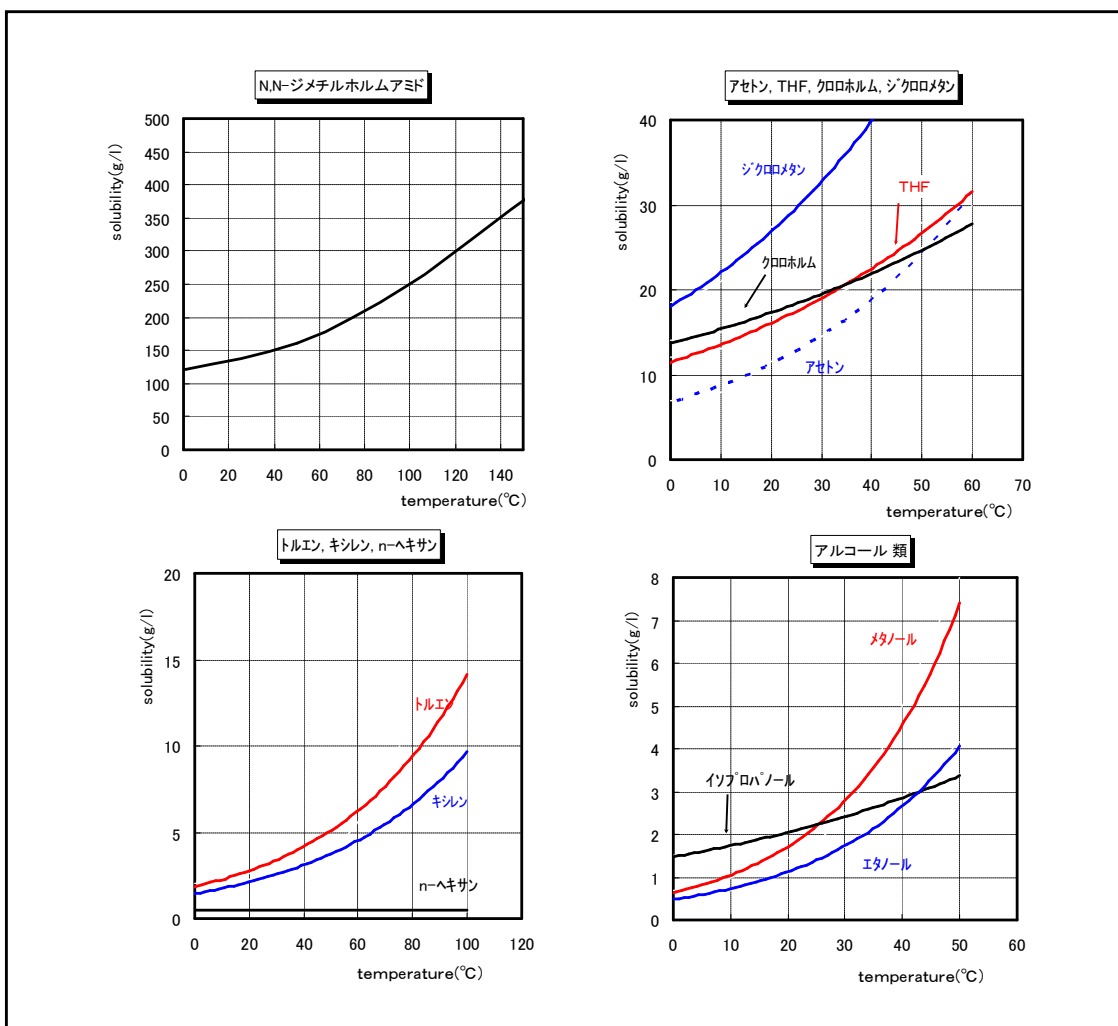


4. 水に対する溶解度とpHの関係

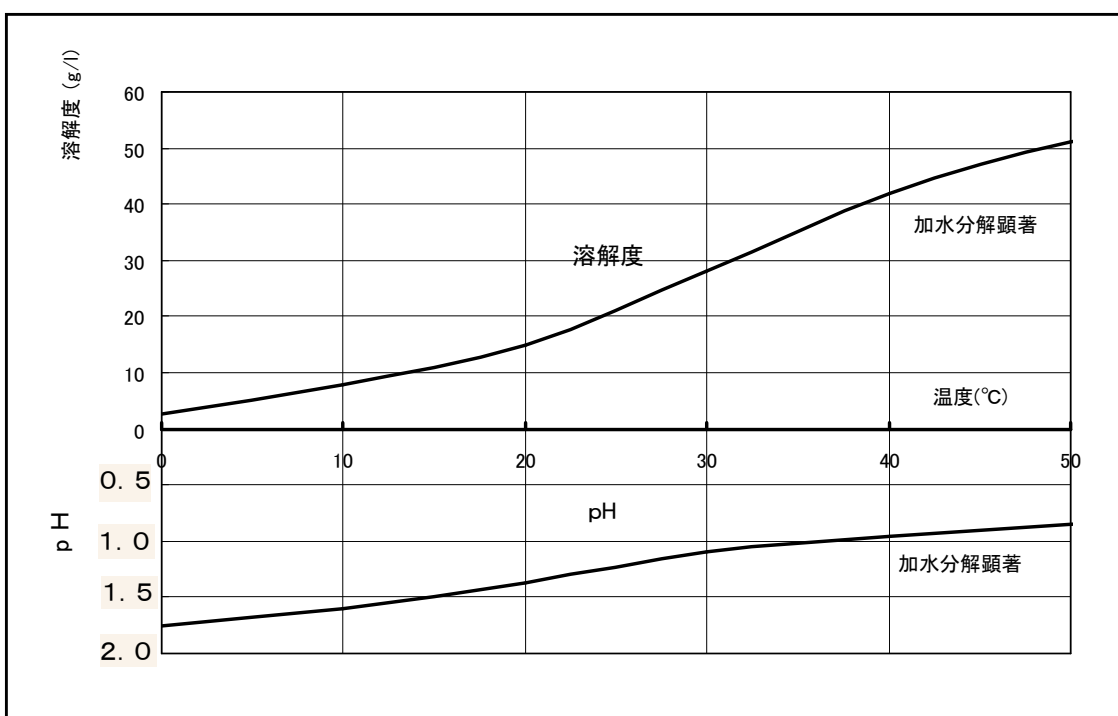


5. 安定性

(1) 窒素条件下50°C以下では、安定で純度変化が生じない。

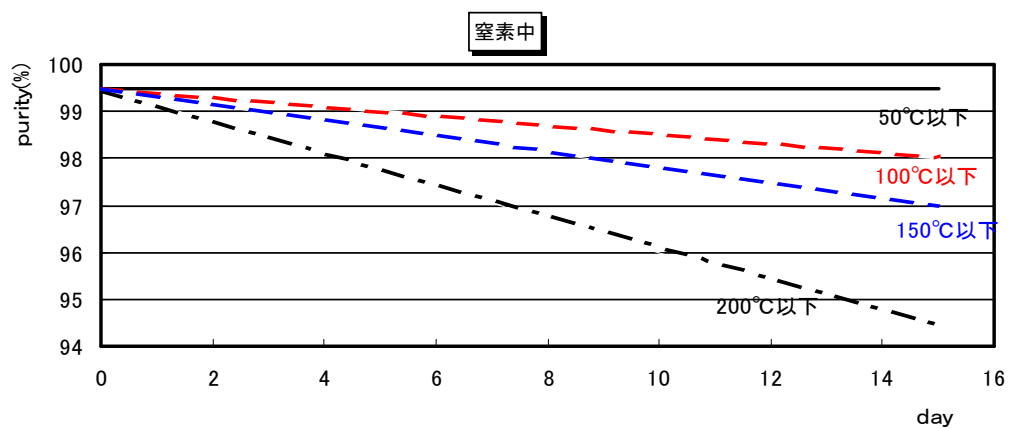


(2) 紫外線の影響を受け、徐々に品質低下する

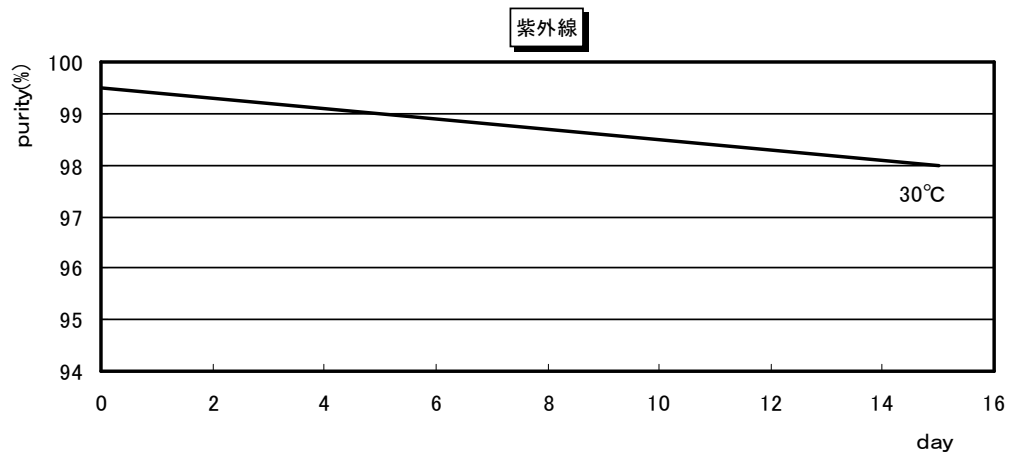


6. 分解機構


① 加水分解

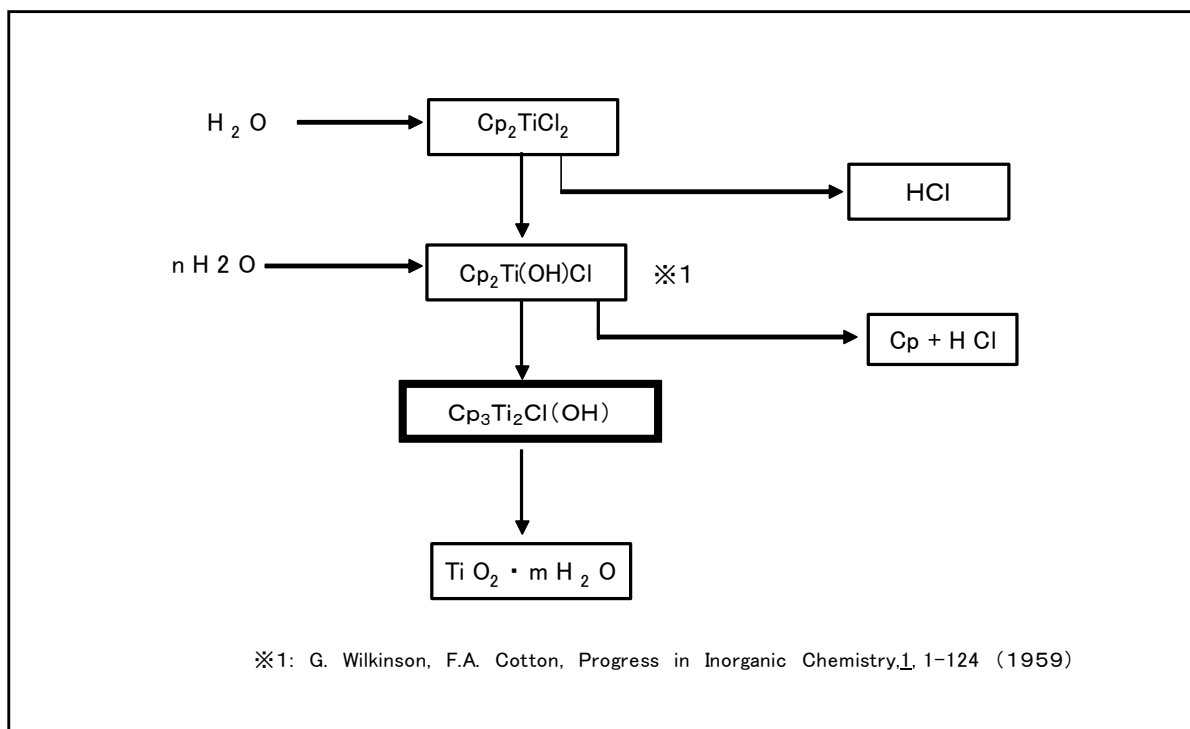

② 光及び、熱分解

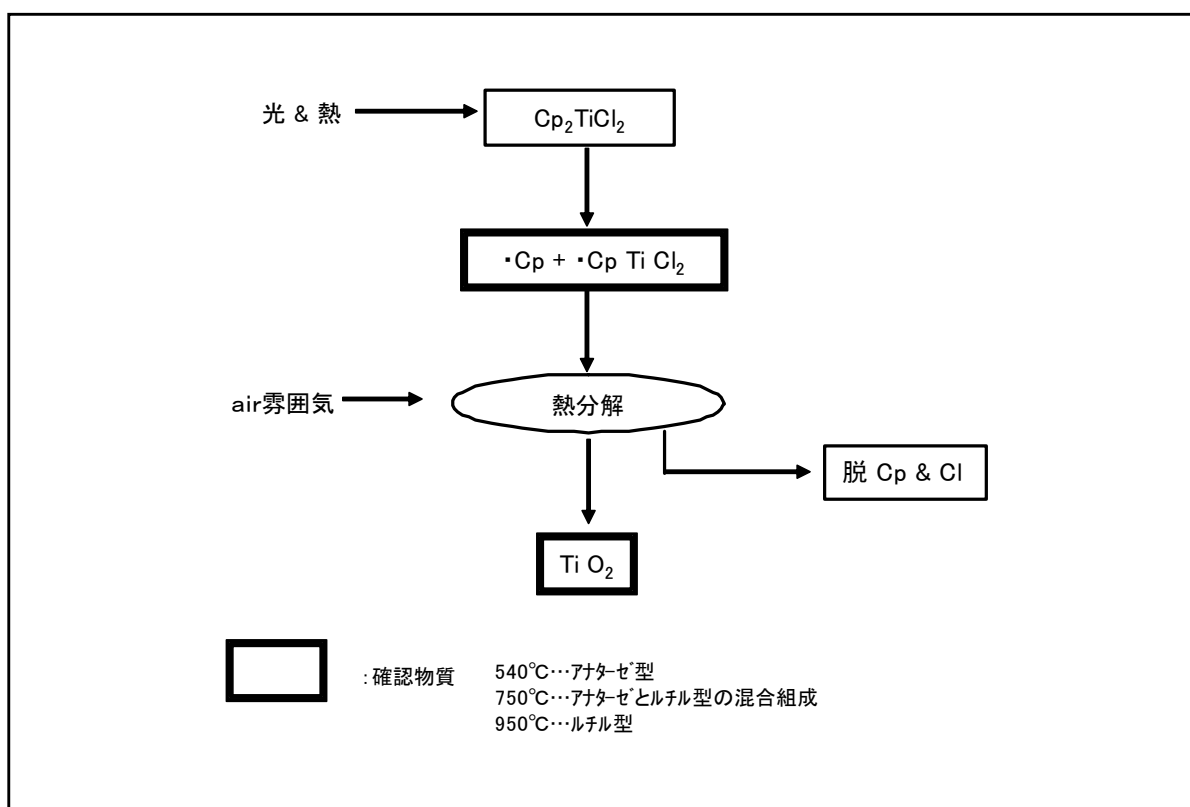

7. 用途 (例)

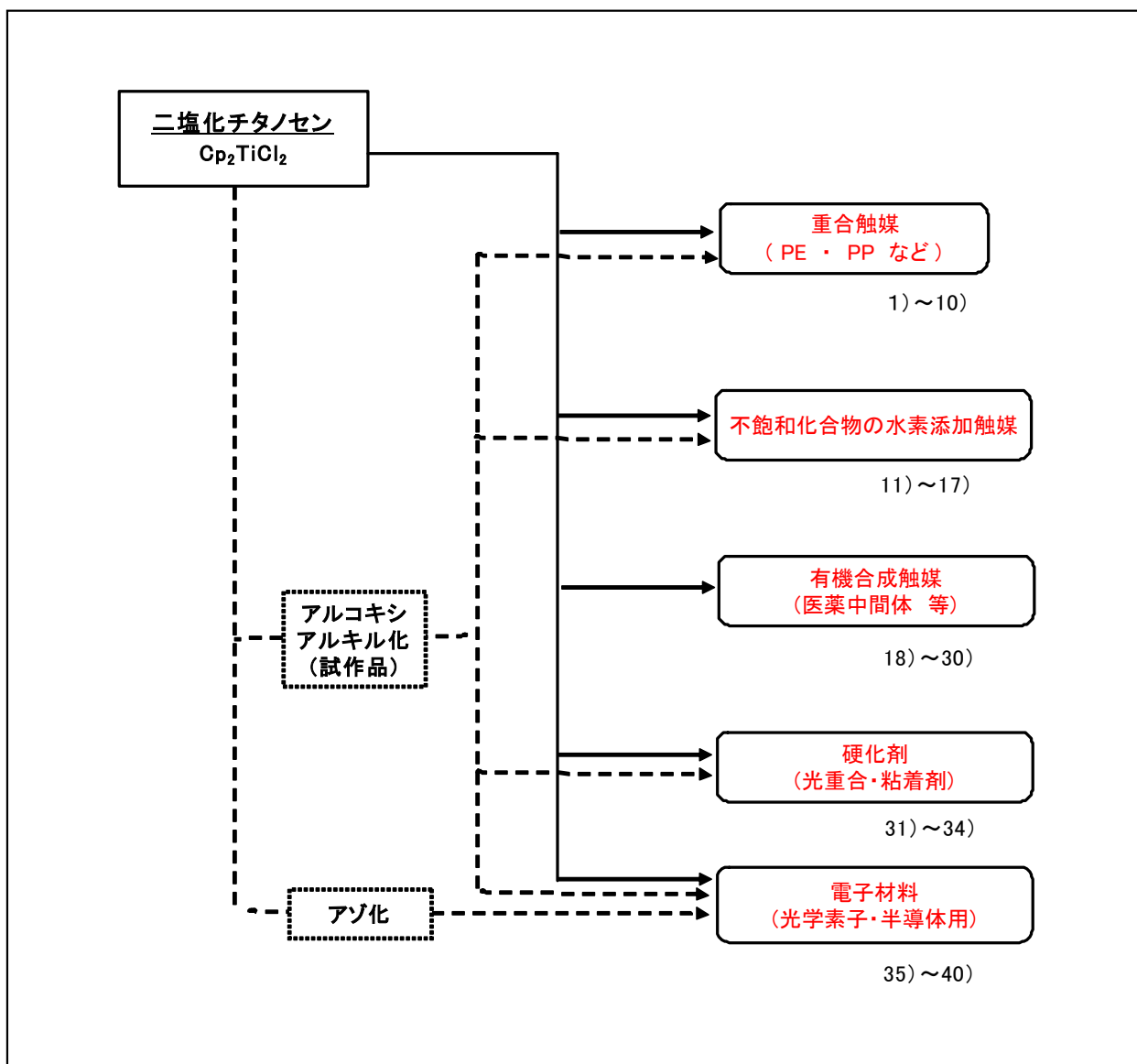


【用途例参考文献】

- 1) 特開昭63-268711 2) 特開昭64-79206 3) 特開平1-129003
 4) 特開平2-206606 5) 特開平2-305809 6) 特開平2-67288
 7) 特開平4-110308 8) 特開平4-279611 9) 特開平4-366109
 10) J. Polym. Sci., PARTA 3, 1729 (1965)
 11) 特開平3-223305 12) 特開平4-248815 13) J. Am. Chem. Soc. 85, 4014 (1965)
 14) J. Org. Chem. 33, 1689 (1968) 15) Am. Chem. Soc. Div. Pet. Chem. 27, 816 (1982)
 16) J. Organomet. Chem. 382, 69 (1990) 17) J. Organomet. Chem. 384, C17-20 (1990)
 18) 特開昭59-161390 19) 特公平1-13452 20) 特公平1-15486
 21) 特開平2-270841 22) 特開平3-128319
 23) J. Organomet. Chem. 302, 281 (1986) 24) Huaxue Xuebao 46, 711 (1988)
 25) Huaxue Xuebao 46, 703 (1988) 26) J. Am. Chem. Soc. 110, 8561 (1988)
 27) Chem. Express 5, 21 (1990) 28) Tetrahedron. Lett 31, 3105 (1990)
 29) Can. J. Chem 68, 471 (1990) 30) J. Chem. Soc. Chem. Commun., 13, 941 (1992)
 31) 特開昭63-41484 32) 特開平2-4705 33) 特公平4-47680
 34) 特開平6-65549 35) 特開昭58-167428 36) 特開昭61-106425
 37) 特開平2-157123 38) 特開平4-235994 39) 特開平6-179974
 40) 表面 29, (2), 131 (1991)


8. 有機合成反応例

A. メチレン化試薬の合成


○ Tebbe 試薬

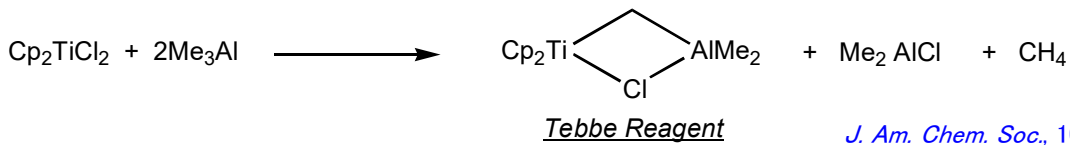


○ Petasis Reagent

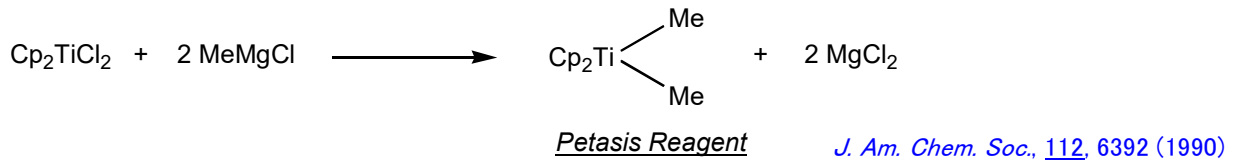

○ Titanacyclobutane

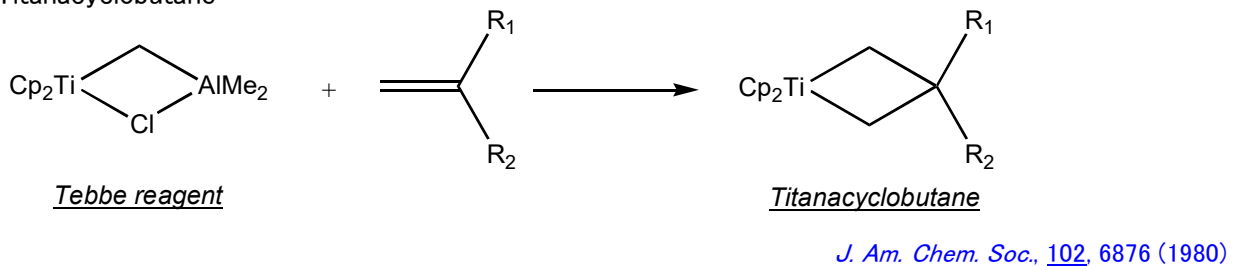


B. アルデヒド、ケトン、エステル、アミド、ラク톤 のメチレン化反応

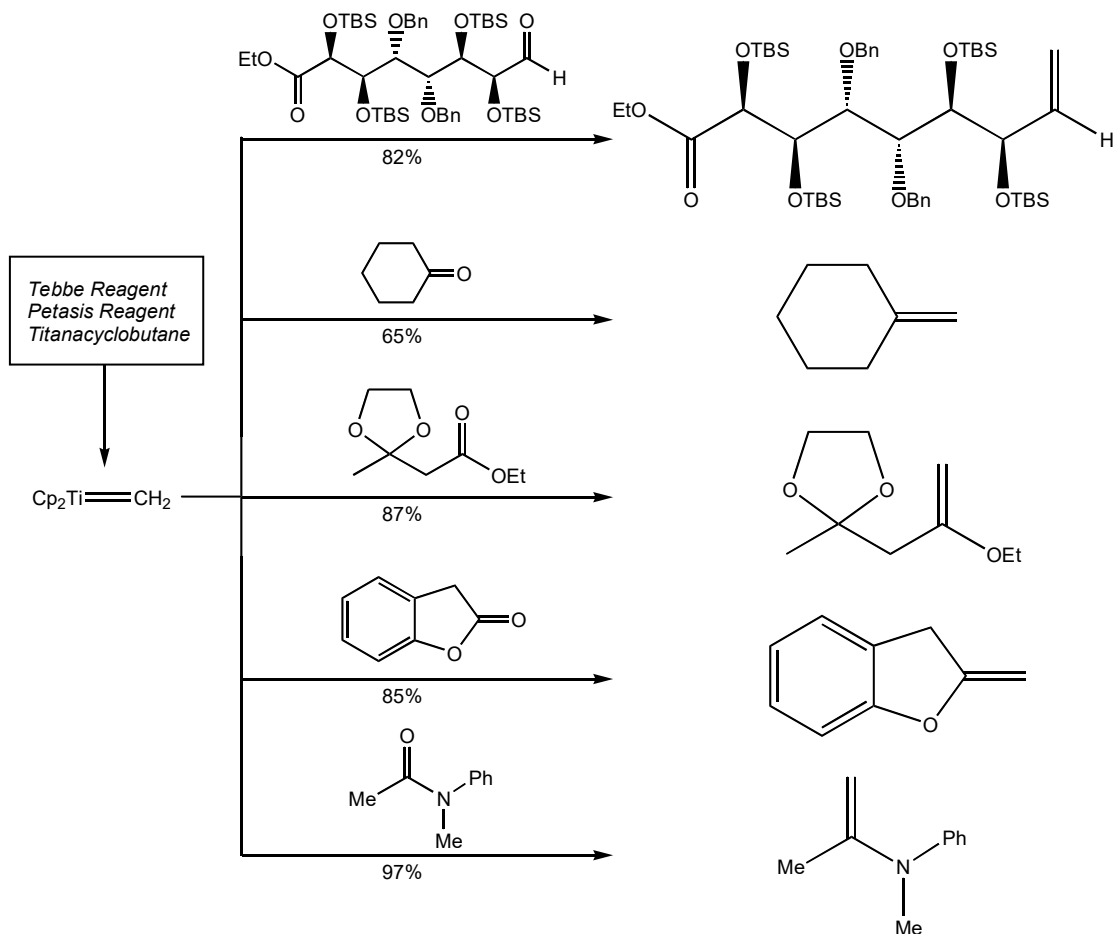



J. Am. Chem. Soc., 114, 2524 (1992)
J. Am. Chem. Soc., 100, 3611 (1978)
J. Am. Chem. Soc., 102, 3270 (1980)
J. Org. Chem., 50, 1212 (1985)

C. アルキノール化合物の触媒的カーボメタル化反応

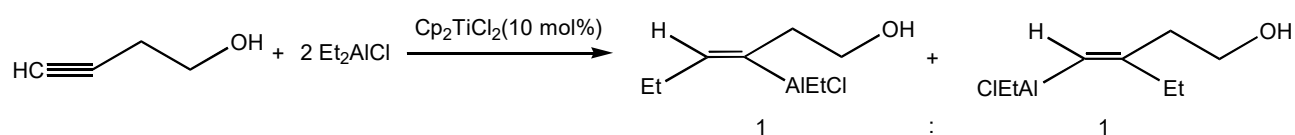


J. Org. Chem., **44**, 3457 (1979)

D. アリルチタン錯体の反応

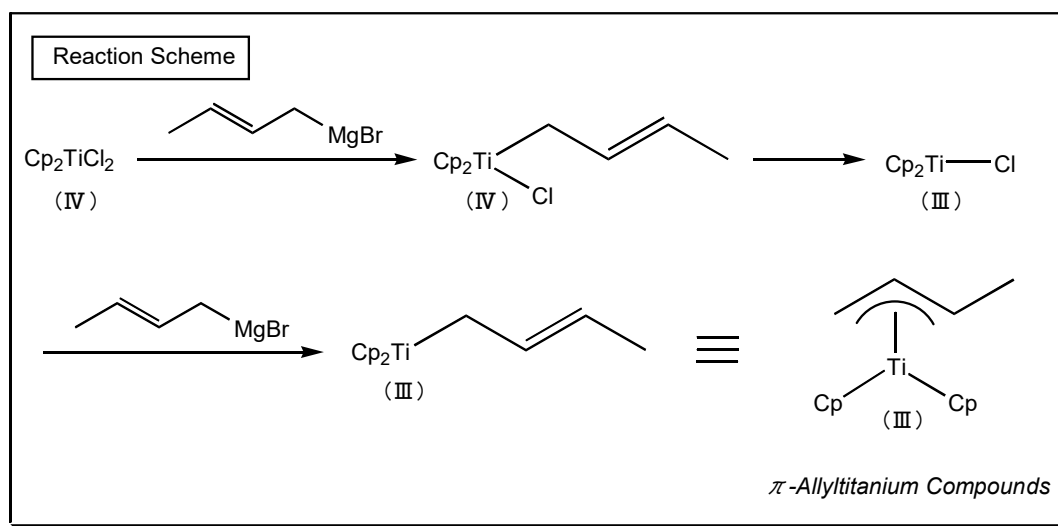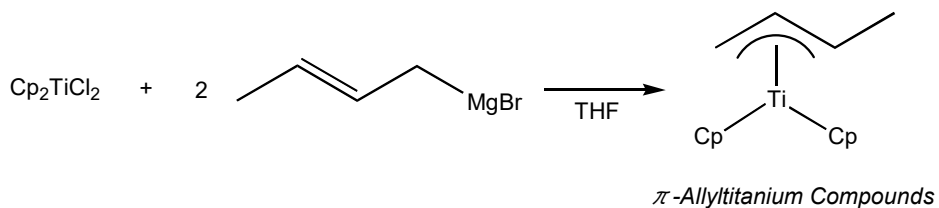


J. Organometal. Chem., **8**, 115 (1967)

○ 挿入反応

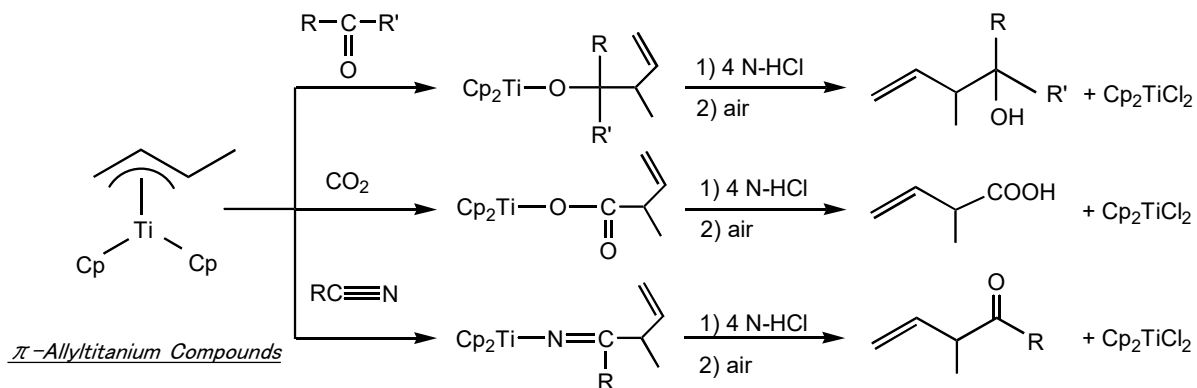


J. Chem. Soc., Chem. Commun., 342 (1981)
Tetrahedron Lett., **22**, 243 (1981)
J. Chem. Soc., Chem. Commun., 180 (1981)

E. オレフィンの触媒的ヒドロアルミ化反応

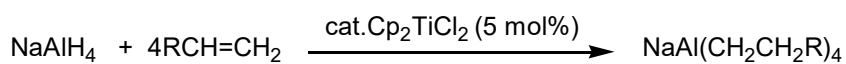


J. Org. Chem., 45, 1035 (1980)

F. アリルアルコールの触媒的水素化分解反応

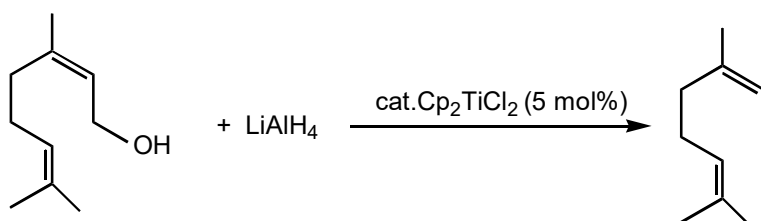


Chem. Lett., 103 (1980)

G. 異性化反応

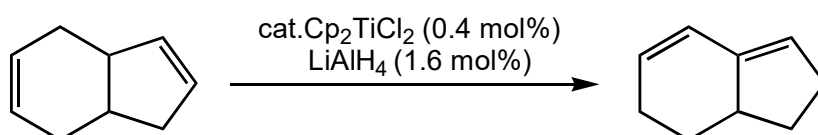


Tetrahedron Lett., 21, 637 (1980)

H. オレフィンのメタセシス反応

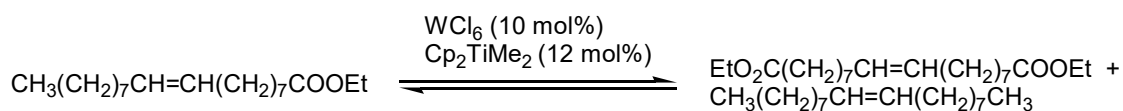


Tetrahedron Lett., 21, 2955 (1980)

I. オレフィンの水素化反応

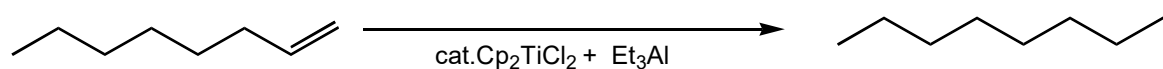



J. Am. Chem. Soc., 85, 4014 (1963)

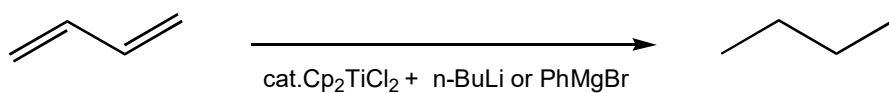

J. Org. Chem., 33, 1689 (1968)


J. グリニヤール試薬を用いる還元反応

○ ケトン、アルデヒドの還元反応

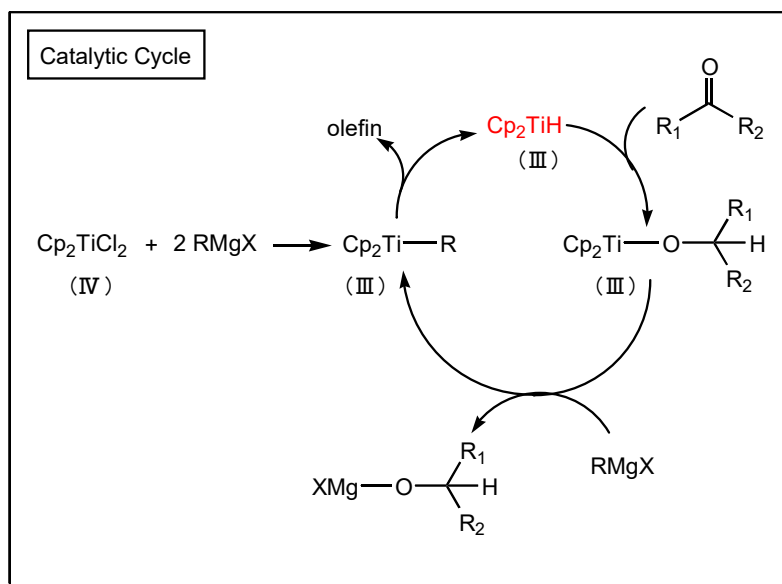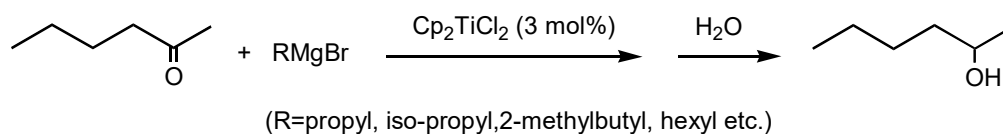

Tetrahedron Lett., 21, 2171 (1980)

○ エステルの還元反応

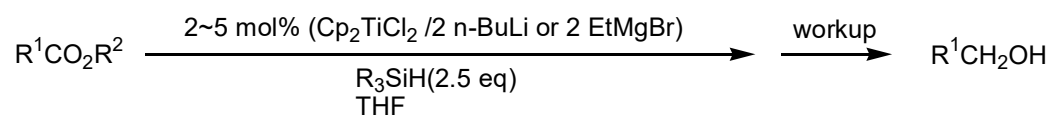


R₃SiH ; poly-(methylhydrosiloxane)

Ester	Product	mol% Cat	n-BuLi or EtMgBr	Time(h)	Yield(%)
PhCO ₂ Me	PhCH ₂ OH	2	EtMgBr	1.5	94
		5	n-BuLi	1	65
		5	EtMgBr	5	88
		5	EtMgBr	17.5	92


J. Org. Chem., 59, 4323 (1994)

○ 1級、2級、3級アルコールの合成

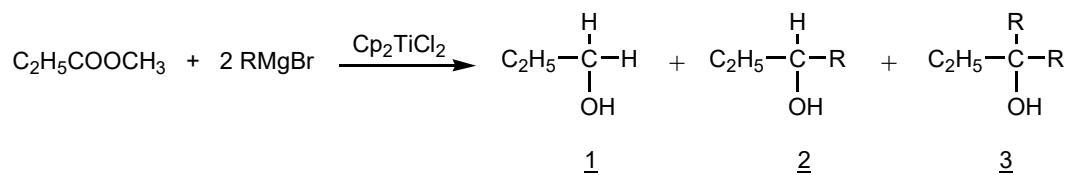

R in RMgBr	mol% of Cp ₂ TiCl ₂	Product Distribution(%)			Total Yield(%)
		1	2	3	
CH ₃ CH ₂ CH ₂	0	4	0	96	99
	1	9	90	1	97
	4	50	50	0	96
	8	78	22	0	98
(CH ₃) ₂ CHCH ₂	0	0	60	36	86
	0.13	4	96	0	92
	1	73	27	0	99
	2	96	4	0	94

○ 2級アルコールの選択的合成

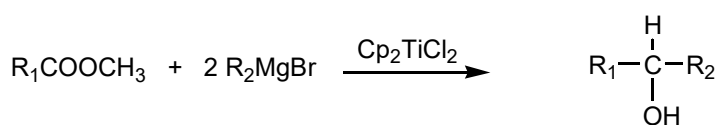


Secondary Alcohol

Starting Material		Catalyst Content (mol%)	Yield of R ₁ R ₂ CHOH (%)
Ester R ₁ in R ₁ COOCH ₃	Grignard Reagent R ₂ in R ₂ MgBr		
C ₆ H ₁₃	CH ₃	1	*
C ₆ H ₁₃	CH ₃ CH ₂	1	*
C ₂ H ₅	CH ₃ CH ₂ CH ₂	1	83
C ₆ H ₁₃		1	81
(CH ₃) ₂ CH		1	75
C ₆ H ₅ CH ₂		1	88
C ₂ H ₅	(CH ₃) ₂ CH	0.4	74
C ₂ H ₅	(CH ₃) ₂ CHCH ₂	0.13	85
CH ₃	C ₆ H ₁₃	1	91
C ₂ H ₅	C ₆ H ₅	1	*


* No secondary alcohol was obtained.

K. アルケン、ジエン、アルキンのグリニャール交換反応

○ カーボマグネ化反応


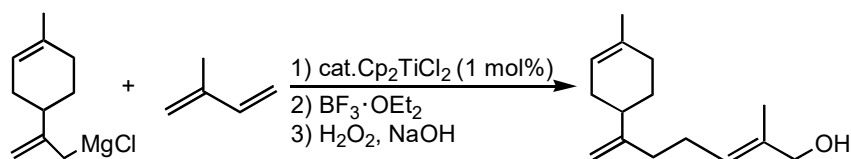


J. Am. Chem. Soc., **97**, 6870 (1975)

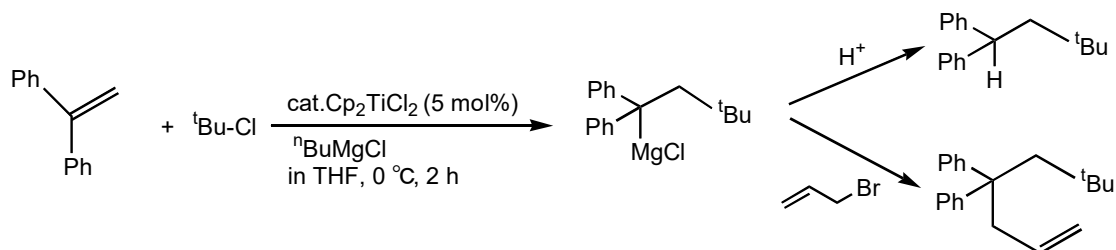


J. Org. Chem., **69**, 573 (2004)

○ ヒドロマグネ化反応

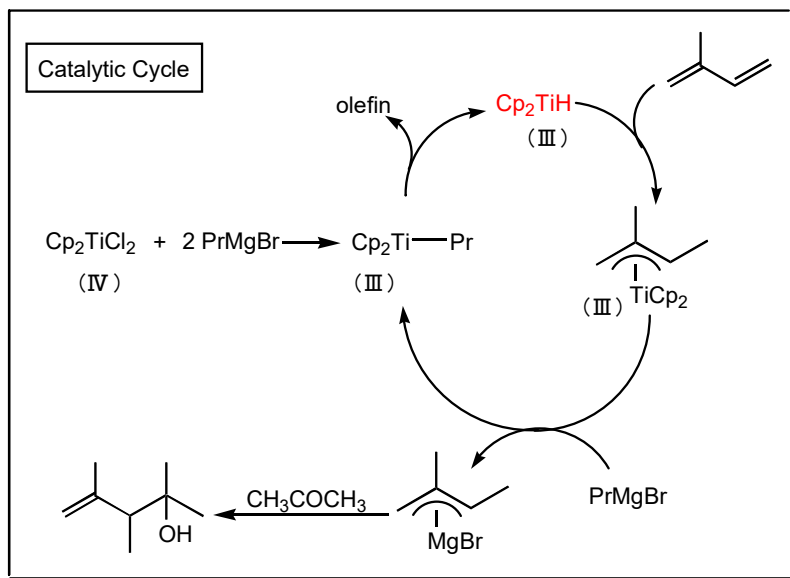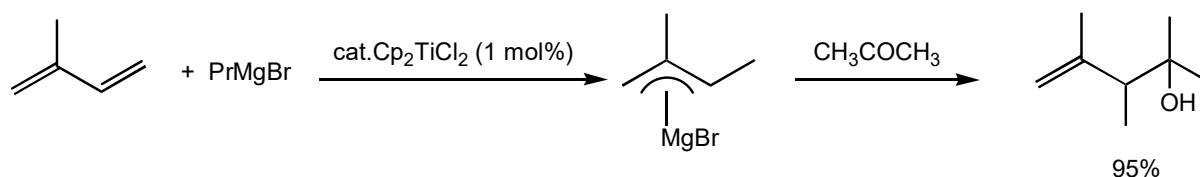



Tetrahedron Lett., **21**, 365 (1980)

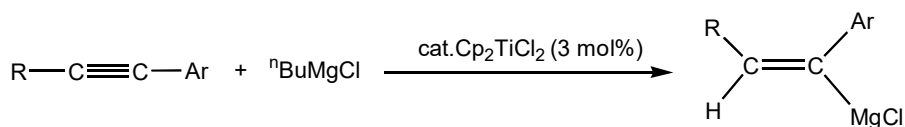



Tetrahedron Lett., **22**, 85 (1981)

L. チタナシクロペンテン、-シクロペンタジエン類の合成

○ チタナシクロペンテンの合成

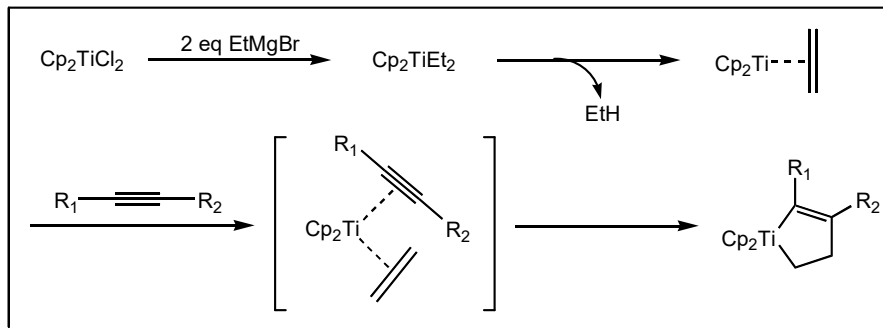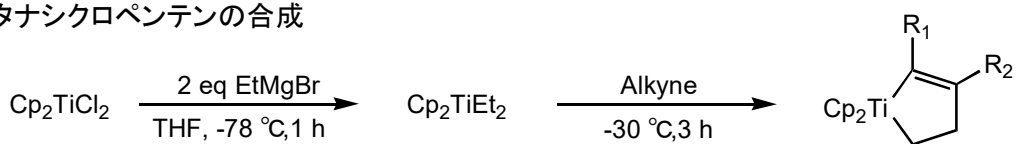


○ チタナシクロペンタジエンの合成

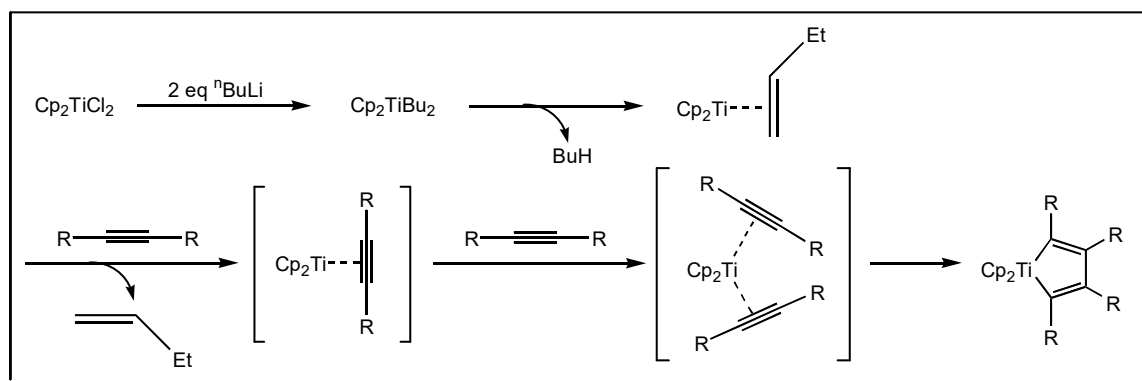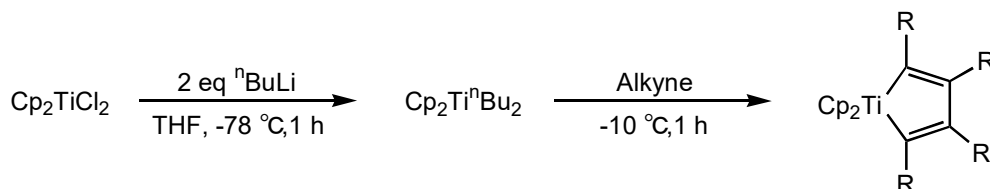




J. Organometal. Chem., **633**, 18 (2001)

M. シクロペンタジエニル環の炭素-炭素結合開裂反応

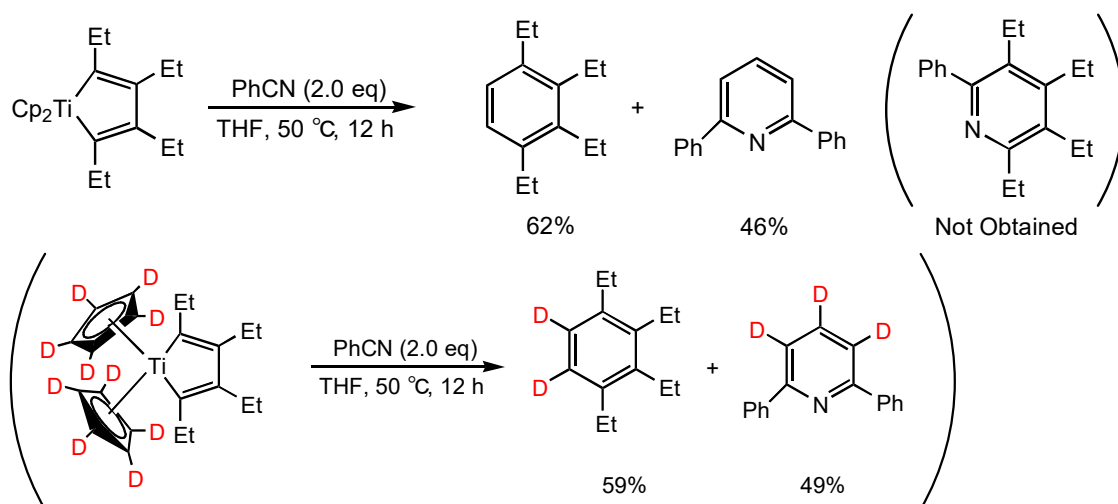

J. Am. Chem. Soc., **125**, 9568 (2003)



N. エンイン環化反応

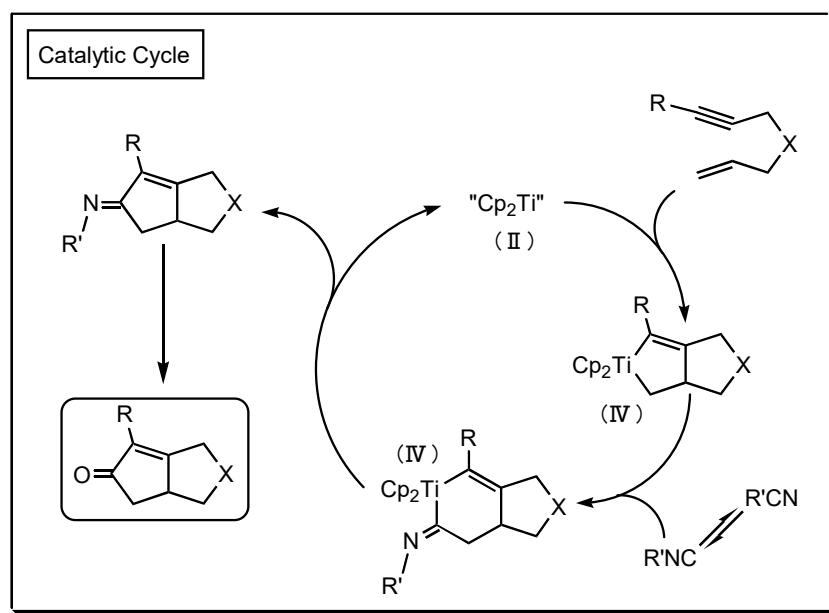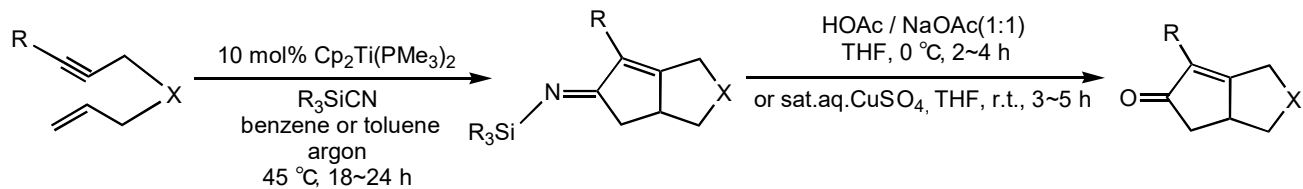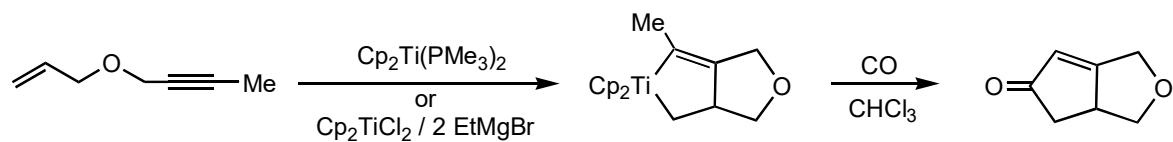

Starting Material	Cyanide	Product	Yield(%)
	Me ₃ SiCN		80
	Me ₃ SiCN		44
	Et ₃ SiCN		43



J. Am. Chem. Soc., **116**, 8593 (1994)

O. エポキシドの還元的開環反応

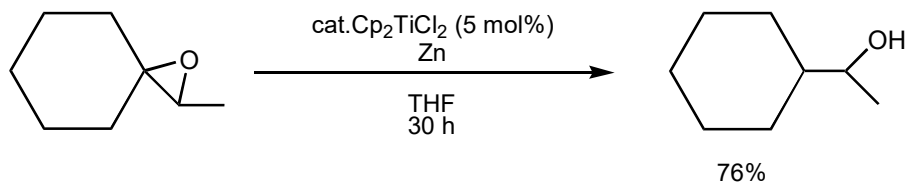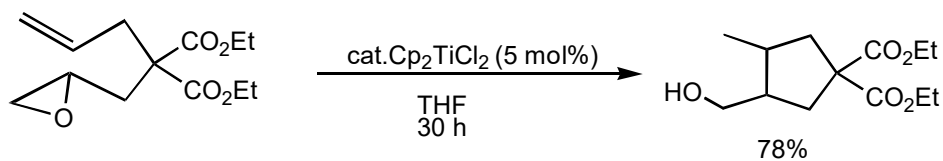

Angew. Chem. Int. Ed., **37**, (1/2), 101 (1998)


P. アルケン、ジエンのカーボシリル化反応


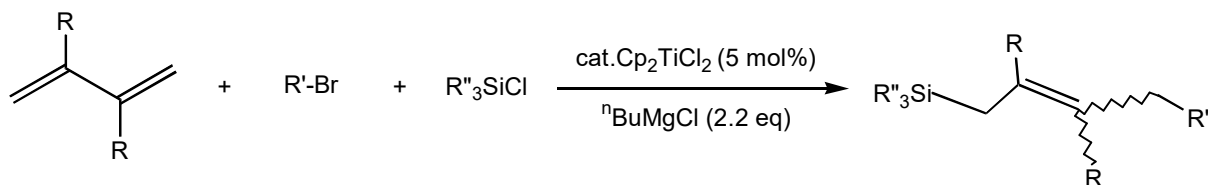
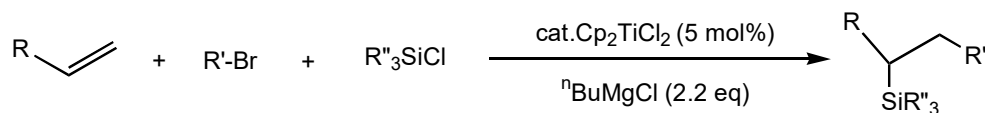


Starting Material	R-X	R' ₃ Si-Cl	Time(h)	Product	Yield(%)
	^t Bu-Br	Et ₃ Si-Cl	1		96
	2-Norbornyl-Br	ⁿ Pr ₃ Si-Cl	6		85
	^t Bu-Br	Et ₃ Si-Cl	2		83 E/Z=96/4

J. Org. Chem., **65**, (17), 5291 (2000)

Q. アルキンのSyn付加及び位置選択的ヒドロシリル化反応

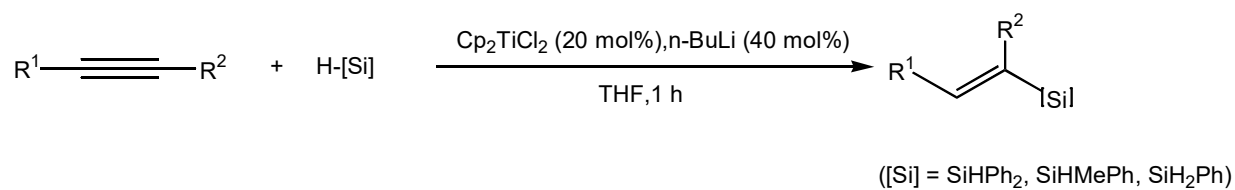

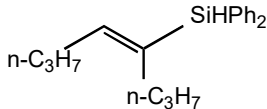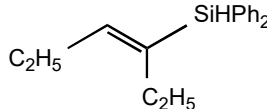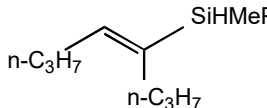Alkyne	Hydrosilane	Alkenylsilane	Yield(%)
$n-C_3H_7-C\equiv C-n-C_3H_7$	H-SiHPh ₂		87
$Et-C\equiv C-Et$	H-SiHPh ₂		96
$n-C_3H_7-C\equiv C-n-C_3H_7$	H-SiHMePh		97

Org. Lett., **5**, (19), 3479 (2003)

9. 保存・取り扱い方法について

① 保存・取り扱い方法

保存 : 熱及び直射日光を避けた湿気のない冷暗所に保存する。

取扱 : 製品の開封は乾燥した不活性ガス雰囲気下で行うこと。

乾燥した器具や脱水処理した低水分溶媒を使用し、開封後は十分不活性ガスで置換したのち、密封し保存方法に従い保管する。

② 事故時の処理

手や顔に付着するとアレルギー性発疹を招くことがある為、付着した場合はすみやかに清水で洗い流す。

保護具 : ゴム手袋・保護眼鏡・防塵マスク

③ 火災発生時の処置

火気のない安全な場所へ移動する。

万一延焼の場合は大量の水、或いは粉末消火剤で消火する。

④ 廃棄処分について

酸、又はアルカリ溶解後、中和処理で水酸化チタンとして分離する。
或いは可燃性溶剤等に混ぜ、焼却後酸化チタンとして産廃廃棄物基準に従い処分する。

⑤ 毒性

急性毒性 : ipr-rat LD50:25mg/kg、 inv-mus LD50:180mg/kg

■ 本カタログの掲載内容は2023年12月現在のものです。

■ お問い合わせ先

(製造、技術、営業)
日亜化学工業株式会社 徳島工場(V工場)
第三部門 鋳体製造部

〒771-0132
徳島県徳島市川内町平石夷野224番地
TEL:(088) 665-2311
FAX:(088) 665-5292



<http://www.nichia.co.jp>

Ever Researching for a Brighter World